



# ЗБІР ПЛАЦЕНТИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДОАГЕНТ НЕОБХІДНО ОХОЛОДИТИ В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ ПРОТЯГОМ 6-12 ГОДИН. ЗБІР ПЛАЦЕНТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЇЇ ВИДАЛЕННЯ.

## Комплектація термоконтейнера для забору плаценти:

- пластиковий контейнер, що містить стерильний пакет Whirl-Pak
- 200 мл стерильного фізіологічного розчину у флаконі
- 4,5 мл розчину антибіотика-антимікотика у пластиковій пробірці типу «Фалкон» на 15 мл
- попередньо охолоджений холодоагент

## Порядок забору плаценти:

- 1) Заповніть кульковою ручкою самоклеючий талон, де зазначте прізвище, ім'я та по батькові породіллі, дату і час заготівлі, найменування закладу охорони здоров'я, прізвища, імена та по батькові лікаря-акушера-гінеколога та акушерки пологового стаціонару, які беруть участь у веденні пологів.
- 2) Наклейте талон на пластиковий контейнер для плаценти.
- 3) Дістаньте з контейнера стерильний Whirl-Pak та відкрийте його, як показано в інструкції нижче.
- 4) Тримаючи пакет над контейнером, вилийте в нього вміст пробірки з антибіотиком-антимікотиком, а потім весь фізіологічний розчин із 200 мл флакону. Поставте пакет у контейнер.
- 5) Підверніть край Whirl-Pak і, після видалення/народження плаценти, помістіть її у пакет.
- 6) У випадку багатоплідної вагітності забір плаценти проведіть тільки після народження останньої дитини;
- 7) Видаліть зайве повітря з пакета та закрийте Whirl-Pak, як показано в інструкції нижче.
- 8) Покладіть пакет в пластиковий контейнер, щільно закрийте його кришкою та помістіть у термоконтейнер Сімейного банку пуповинної крові "ГЕМАФОНД" з холодоагентом.
- 9) Термоізоляційний контейнер зберігайте в приміщенні пологового стаціонару з температурним режимом  $+21,5 \pm 3,5^\circ\text{C}$  упродовж перших 4-6 годин, подальше зберігання контейнера проводьте у холодильнику при температурі  $+6 \pm 4^\circ\text{C}$  з відкритою кришкою.

